
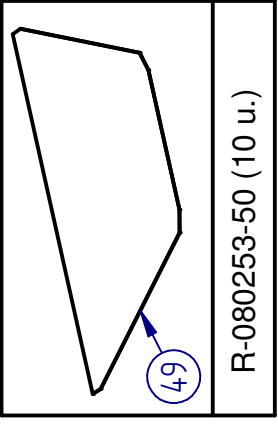


**MESTRA®**  
 SANDBLASTER "PLUTON"  
 R-080253

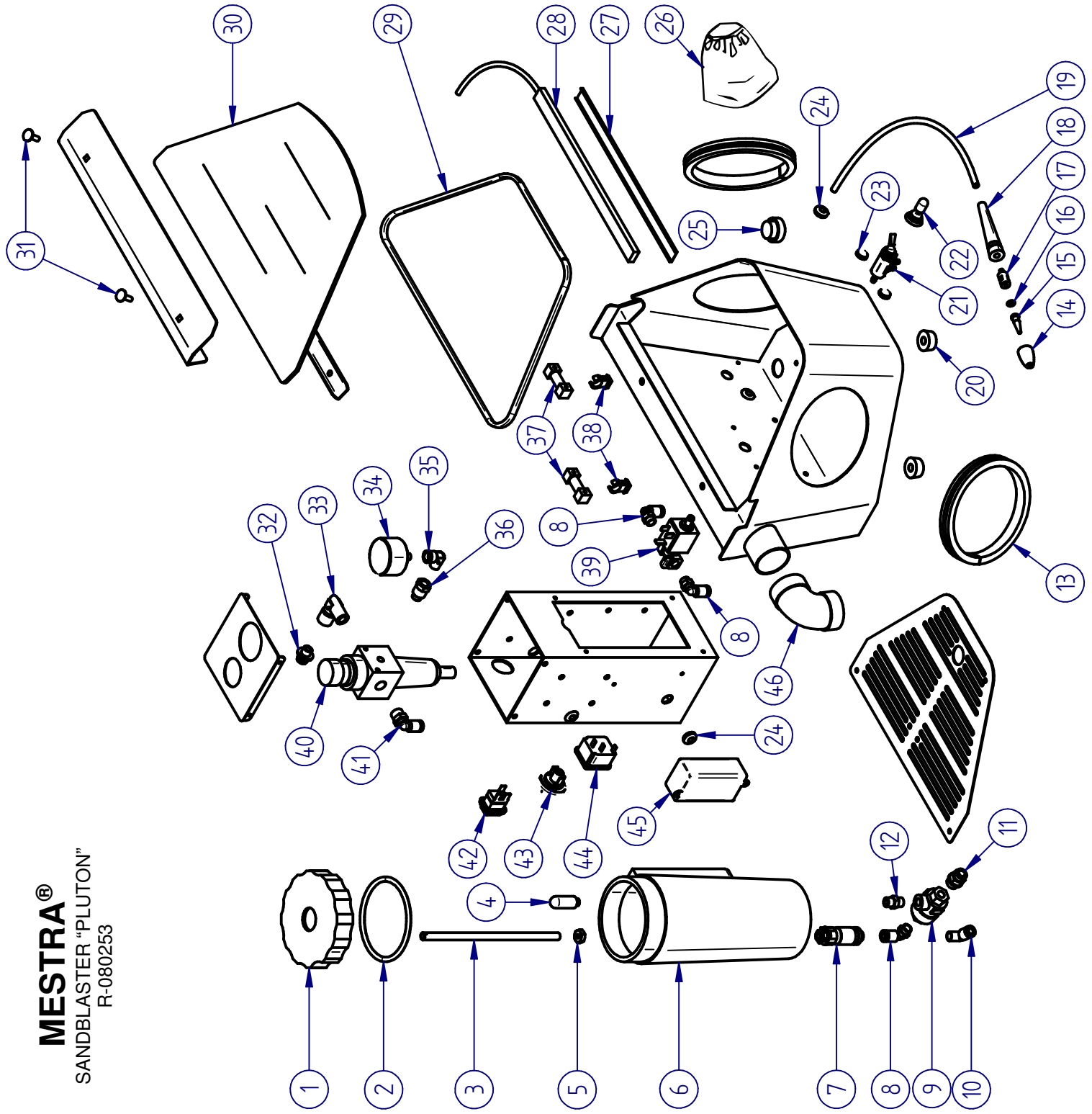

**MESTRA®**  
SANDBLASTER "PLUTON"  
R-080253

Nº	Ref.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
1	080262-24	Tapa para módulo	Module lid
2	080520-24	Junta tórica módulo	Module O-ring
3	080262-12	Tubo de módulo	Module pipe
4	080262-13	Filtro de tanque	Tank filter
5	080510-86	Tuerca tubo tanque	Tank pipe nut
6	080262-14	Tanque	Tank
7	080259-12	Filtro en línea	Line filter
8	000312	Racor codo plástico Ø6 1/8	1/8 elbow Ø6 plastic connector
9	080242-35	Escape rápido	Quick scape
10	000324	Racor codo metálico Ø6 1/8	1/8 elbow Ø6 metallic connector
11	000336	Racor recto metálico Ø6 1/8	Metal straight fitting Ø6 1/8
12	080262-15	Racor alargador escape rápido	Quick scape extension fitting
13	080270-30	Brida	Flange
14	080262-33	Punta de lapicero rojo	Gun point (red)
	080262-38	Punta de lapicero azul	Gun point (blue)
15	080240-15	Boquilla 0,75 mm 50 micras	0,75 mm 50 micron nozzle
	080240-12	Boquilla 1,00 mm 150 micras	1,00 mm 150 micron nozzle
	080240-13	Boquilla 1,25 mm 250 micras	1,25 mm 250 micron nozzle
16	080262-28	Junta tórica	O-ring
17	080262-32	Pieza intermedia lapicero	Gun intermediate part
18	080262-31	Cuerpo lapicero	Gun body
19	000101	Tubo Ø4x6	Ø4x6 tube
20	080490-31	Pata	Leg
21	080259-07	Válvula selectora	Selector valve
22	080259-15	Capuchón válvula selectora	Selector valve cap
23	080259-08	Taco identificación - Rojo	Identification button - Red
	080259-09	Taco identificación - Azul	Identification button - Azul

Nº	Ref.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
24	080010-05	Pasa cables	Cable bushing
25	080270-33	Tapón vaciado	Drain plug
26	080242-28	Manguito	Wool sleeve
27	080253-11	Protector LED	LED shield
28	080253-01	Tira de LED	LED bar
29	080262-03	Burllete cristal	Rubber strip
30	080253-03	Cristal	Glass
31	080259-16	Tornillo cristal	Glass bolt
32	000334	Racor recto metálico Ø6 1/4	Metal straight fitting Ø6 1/4
33	080460-24	Racor en codo 1/4-1/4	1/4-1/4 elbow connector
34	080242-11	Manómetro	Manometer
35	080561-22	Racor codo manómetro	Manometer elbow fitting
36	080280-27	Racor alargador manómetro	Manometer extension fitting
37	080253-09	Eje bisagra	Hinge shaft
38	080253-02	Abrazadera bisagra	Hinge clamp
39	080253-10	Electroválvula 24V	Electrovalve 24V
40	080240-14	Manorreductor	Pressure control
41	000310	Racor codo plástico Ø6 1/4	1/4 elbow Ø6 plastic connector
42	080422-17	Interruptor iluminado	Switch
43	080262-11	Interruptor de pedal	Pedal switch
44	080490-06	Base de conexión	Connection base
45	080614-20	Fuente de alimentación 24V	Power source 24V
46	080242-25	Codo de plástico	Plastic elbow
47	000250	Cable 230V	Cable 230V
	000252	Cable 115V	Cable 115V
48	080242-33	Pedal	Pedal
49	080253-50	Protector cristal (10 U.)	Glass protector (10 U.)